

### 高利通拉曼光谱仪注意事项

- (1) 在打开拉曼光谱仪之前，先把拉曼探头的盖子打开且探头禁止对着人。
- (2) 使用拉曼光谱仪的时候尽量带上防护眼镜，无论是否佩戴防护眼镜，禁止直视打开的拉曼探头。
- (3) 操作 GLA800-RAMAN 软件时不要太快和频繁，如：扫描背景时，1-2 秒后再点击运行按钮。
- (4) 如需在激光器常亮模式下进行自定义测量时，请固定探头，以免发生意外，同时尽量避免激光器处于常亮的状态。
- (5) 拉曼光谱仪使用结束后，先关闭激光器，断开光谱仪，关掉软件，让散热风扇再吹 1-2 分钟再关掉总电源。
- (6) 拉曼光谱仪使用完毕，盖好拉曼探头的保护盖子，妥善放置。

高利通科技（深圳）有限公司

客服热线：0755-29078051

邮箱：[sales@glt910.com](mailto:sales@glt910.com)

网址：[www.glt910.com](http://www.glt910.com)

地址：广东省深圳市龙华区观光路 1301 号银星科技大厦 9 楼 D910 号

微信公众号：

